

分注希釈サンプリング装置

## MILUTOR III

高精度なシリンジポンプを2基搭載し、  
1台で「検体の希釈分注」と「試薬の連続分注」を実現する  
卓上型の分注装置です。

- プライム・希釈・分注・連続分注の4モードが内蔵されている簡易型装置です。
- 各種シリンジを自由に交換することにより高倍率での希釈操作が可能です。
- タッチパネルによる各種設定は対話方式となっておりますので必要事項を確認しながら入力できます。
- 最大50ファイルまでプログラムをメモリすることができます。
- コンパクト設計で場所を取りません。
- ノズル式プローブ（標準付属品）とコンタミネーション防止に効果的なチップ式プローブ（オプション）があります。



### 仕様・価格

コード	品名	希望小売価格
OE-ML-IIIIS	マイリ्यूターⅢ	485,000円

※オプションシリンジをご希望される場合には、選択する容量により料金が変更になることがあります。

スタンダードシリンジ	サンプル側:25 $\mu$ L リージェント側:10mL
オプションシリンジ	サンプル側:25 $\mu$ L、50 $\mu$ L、250 $\mu$ L、500 $\mu$ L、1mL リージェント側:100 $\mu$ L、250 $\mu$ L、500 $\mu$ L、1mL、5mL、10mL、25mL
精度 / 再現性	AC:±1.0% / CV:≤0.2% (いずれもフルストローク分注時、蒸留水を使用した重量法での測定となります。)(25 $\mu$ L、50 $\mu$ Lは除きます。別途お問い合わせください。)
シリンジストローク	60mm(フルストローク)
動作速度	2~20秒
使用温度範囲	5~35℃
バルブ	3方ロータリバルブ
接液部	ガラス、PTFE、PCTFE
寸法 / 重量	175mm(W)×350mm(H)×240mm(D) / 約9.5kg
電源	AC100V 50/60Hz 150VA
インターフェイス	RS232C準拠

### ●シリンジ


容量	シリンジコード		希望小売価格
	サンプル側	リージェント側	
25 $\mu$ L	M3-SS00025	-----	25,000円
50 $\mu$ L	M3-SS00050	-----	
100 $\mu$ L	M3-SS00100	M3-SR00100	
250 $\mu$ L	M3-SS00250	M3-SR00250	20,000円
500 $\mu$ L	M3-SS00500	M3-SR00500	
1mL	M3-SS01000	M3-SR01000	
2.5mL	-----	M3-SR02500	
5mL	-----	M3-SR05000	
10mL	-----	M3-SR10000	35,000円
25mL	-----	M3-SR25000	



## 希釈動作の概要

### Step. 1

希釈プログラムを入力。

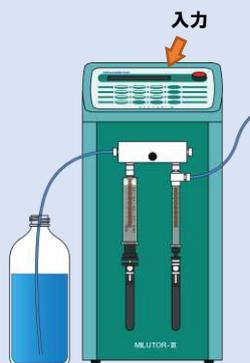


### Step. 2

プローブスイッチを押し吸引動作を開始。

右側シリンジ → 試料を吸引

左側シリンジ → 希釈液を吸引

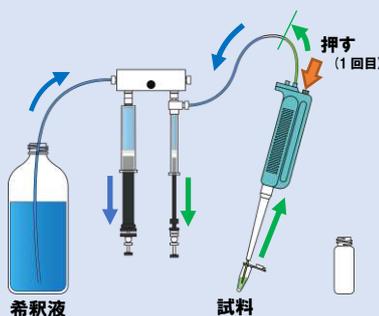


### Step. 3

再度プローブスイッチを押し吐出動作。

試料と希釈液を同時に吐出

容器内で混ざり、希釈が完了

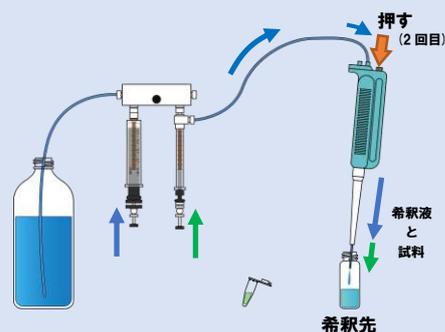

## その他オプション / 消耗品

コード	品名	使用数	希望小売価格
M3-V11000HP	バルブセット	1 式	60,000 円
00-ML3-505	バルブ	1 個	6,300 円
M3-PN1000S	プローブセット S(ノズルタイプ) ※シリンジサイズ≦1mL 使用時	1 式	25,000 円
M3-PN1000M	プローブセット M(ノズルタイプ) ※シリンジサイズ=2.5mL 使用時	1 式	25,000 円
M3-PN1000L	プローブセット L(ノズルタイプ) ※シリンジサイズ≧5mL 使用時	1 式	25,000 円
M3-PT1000SS	プローブセット SS(チップタイプ) ※SS=10uL チップ使用時	1 式	40,000 円
M3-PT1000S	プローブセット S(チップタイプ) ※S=200uL チップ使用時	1 式	40,000 円
ML3-1010	フットスイッチ	1 式	25,000 円

(販売・お問合せ)



## シスメックス株式会社

日本・東アジア地域本部 R&I 事業推進部

ソリューションセンター 神戸市西区室谷1丁目3番地の2 〒651-2241  
Tel: 078-991-2091 Fax: 078-997-9976

東京支社 東京都品川区大崎1丁目2番2号 〒141-0032  
Tel: 03-5434-8556 Fax: 03-5434-8557

[www.sysmex-labscience.jp](http://www.sysmex-labscience.jp)

## 株式会社 ニチリョー

<https://www.nichiryo.co.jp/> info@nichiryo.co.jp

越谷本社工場 〒343-0822 埼玉県越谷市西方 2760-1  
TEL 048-989-1301 FAX 048-989-1333

東京営業本部 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-10-1  
サクラビル 3F  
TEL 03-6273-7651 FAX 03-6273-7944

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-4-63  
新大阪千代田ビル別館 10F  
TEL 06-6391-1057 FAX 06-6391-1058

九州サービスセンター 〒813-0034 福岡県福岡市東区多ノ津 4-14-20  
TEL 092-629-8164 FAX 092-622-0166